

# Lovibond



## Инструкция на СНЕСКИТ

"Iron"

**Полностью растворимое  
– железистые и окиси  
железа**



1. Снимите верхнюю крышку, налейте в 3 ячейки СНЕСКИТ образец тестируемой воды до отметки 10 мл. Центральная ячейка должна быть заполнена для идентификации изменения цвета или мутности образца.
2. Для измерения уровня железа в пределах диапазона 0-0.8 мг /л используйте IRON LR-таблетки в левой ячейке. Для измерения уровня железа в пределах диапазона 1.0-10 мг/л используйте IRON HR-таблетки в правой ячейке.
3. Поместите соответствующую таблетку в необходимую ячейку, раздавите ее пластмассовой палочкой и закройте крышкой.
4. Плотно держите крышку и несколько раз переверните СНЕСКИТ, пока таблетка полностью не раствориться. Оставьте на одну минуту.
5. После этого заключительно встряхните СНЕСКИТ и сравните полученный цвет со стандартами при помощи дневного света, выбирая самое близкое цветовое соотношение.
6. Прочитайте отметку уровня железа в мг/л, расположенную рядом с соответствующим стандартом.
7. В промежутках между каждым тестом полностью очищайте СНЕСКИТ.

### ВАЖНО:

1. Прикосновение пальцами к таблеткам может привести к неточным результатам;
2. Информация по безопасности доступна по запросу.

### Обозначение согласно с принципами ЕС:

IronLR Код заказа: 51537



R 36 S 2/25 Избегать попадания в глаза. Вызывает раздражение.

Держать вне досягаемости детей.

Избегать контакта.

Iron HR Код заказа: 51538

Соблюдайте правила техники безопасности при обращении с химикатами.

Продукт не подчинен идентификационным инструкциям согласно директивам ЕС и Постановлению Опасных Материалов (GetSottV).